

## FICHE TECHNIQUE : REALISER UN TEST D'AGGLUTINATION

Effectuer le test ci-après pour tous les sérums à tester :

1. Sur une lame, **verser** une goutte du sérum à tester
2. **Verser** une goutte de la suspension d'hématies sur le sérum (*attention : l'extrémité de la pipette ne doit pas toucher le sérum*)
3. Avec un agitateur ou un cure-dent, homogénéiser le sérum et les hématies en mélangeant pendant au moins 20 secondes.
4. **Observer** les résultats au microscope après 2 minutes environ.

**Précautions de la manipulation**  
Agiter tous les flacons avant utilisation

